

# Technical Service Data Sheet

金属実験器具用 タンパク質洗浄剤

## エスクリーン W-1900

S-CLEAN W-1900

エスクリーン W-1900は、無窒素・無リン系のアルカリ性浸漬タイプの液体器具洗浄剤です。

### <特長>

- ① 実験器具（鉄・ステンレス・セラミック等）に付着したタンパク質及び血液の洗浄に優れています。
- ② 河川や湖沼における富栄養化の原因となるリン化合物及び窒素化合物を含んでいません。
- ③ 河川や湖沼における濁りの原因の一つでもあるケイ酸塩を配合していないため、不溶性ケイ酸塩による洗浄時、洗浄後、排水での二次汚染がありません。
- ④ P R T R（化学物質排出移動量届出制度）の対象となる化学物質（毒性・発ガン性等の有害物質）を含んでいません。
- ⑤ 生物の生殖器官に有害とされる環境ホルモン（内分泌攪乱物質）に該当する化学物質を含んでいません（ノニルフェノール誘導体を含んでいません）。
- ⑥ 生物分解性が悪く、環境や水洗後の器具に残留し易い界面活性剤である A B S（分鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩）及び L A S（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩）を含んでいません。

### <性状>

外観 : 無色～若干白濁  
pH : 強アルカリ性  
比重 : 1.1(20℃)

### <使用条件>

使用濃度	原水～10倍希釈(10%水溶液)
洗浄温度	20～50℃ (温度を上げると洗浄効果も上がります。)
洗浄時間	3～24時間 完全浸漬 汚れの種類・汚れの度合い・洗浄温度によって異なります。
洗浄方法	洗浄液から取り出した器具は、直ちに清浄な水で十分に水洗を行って下さい。最後に蒸留水ですすぎ、乾燥して下さい

### <廃液処理方法>

- ・ 使用液を水で希釈した後、希硫酸等で中和処理を行います。中和処理で生成した沈殿物および浮遊物を取り除き、排水基準値内であることを確認したうえで排水してください。
- ・ 沈殿物等は産業廃棄物として処理します。



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 68 番地

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

東大阪営業所：大阪府八尾市南太子堂 4-3-11 TEL(072)994-0061

# Technical Service Data Sheet

## <取扱い上の注意>

- ・ アルカリ性であるため非鉄系金属(アルミニウム・亜鉛・銅及び各種合金)・石英器具・ゴム系全般(シリコンゴム等)・光学セル・精密器具の洗浄には適していませんので使用しないで下さい。
- ・ 強い脱脂力がありますので取扱中は、保護具・保護手袋を着用して下さい。
- ・ 洗浄後の水洗は充分に行ってください。
- ・ 保管時は容器を密栓して高温・直射日光下を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 本カタログの用途及び使用方法以外の用途及び使用方法でご使用しないで下さい。
- ・ 製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

## <荷 姿>

エスクリンW-1900      20kg      ポリ容器



佐々木化学薬品株式会社

2021年9月発行

京都市山科区勸修寺西北出町68番地

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

東大阪営業所：大阪府八尾市南太子堂4-3-11 TEL(072)994-0061